

LAMES GÉLOSÉES

Contrôles de surface

(Conformes à la norme NF ISO 18593 - Décembre 2004)

APPLICATIONS ET MODE D'EMPLOI

- ❑ Pour **contrôler la désinfection** des surfaces de travail, du matériel, des mains, des vêtements...
- ❑ Appliquer chacune des 2 faces de la lame pendant 10 secondes sur la surface, puis mettre la lame dans **l'étuve**.
- ❑ Au bout de 24 h, retirer la lame de l'étuve et lire le résultat à l'aide de la fiche d'interprétation fournie.

AVANTAGES DES LAMES

- ❑ Lames **double face** : **2 tests** avec une lame, c'est **économique** !
- ❑ Lames **pliantes** : faciles à appliquer sur toute surface.
- ❑ **Contrôle quantitatif** : permet de comparer les résultats dans le temps.
- ❑ Pack de 20 lames (40 tests) livré **avec mode d'emploi, étiquettes de traçabilité et fiche d'interprétation des résultats**.
- ❑ **Neutralisant incorporé** permettant de supprimer l'action des désinfectants et antiseptiques résiduels.
- ❑ Peuvent également servir pour le contrôle de l'eau.



Conformes Norme
NF ISO 18593

020161	Pack de 20 lames gélosées pliantes <i>Flore Totale / Coliformes</i>
020176	Pack de 20 lames gélosées pliantes <i>Flore Totale / Entérobactéries</i>
020167	Pack de 20 lames gélosées pliantes <i>Flore Totale / Levures-moisissures</i>
020170	Pack de 20 lames gélosées pliantes <i>Flore Totale / Flore Totale</i>

24 h.

IDÉALES
Sécurité alimentaire (HACCP),
blanchisserie (RABC)...



HYGI-PLUS

ZA LES PETITES GUIGNERIES - 85320 LA BRETONNIERE LA CLAYE

T 02 51 28 05 83 - F 02 51 28 06 94 - info@hygiplus.com